

## 产品说明书

品名: Tris-Mops 电泳缓冲液 (20×)

Tris-MOPS-SDS Running Buffer (20×)

货号: PYT010 规格: 500mL

### ➤产品信息:

七纯生物 Tris-Mops 电泳缓冲液 (20×) 是专门针对 Bis-Tris 蛋白预制胶开发的一款电泳缓冲液, 适用于市面上的 Bis-Tris 体系的凝胶电泳。独特的高浓缩配方, 不发黄, 有分辨率高和缓冲能力强等特点。

### ➤使用方法:

本产品为 20×浓缩液, 直接用去离子水稀释成 1×工作液后使用。

1×Tris-Mops 缓冲液配制:

量取 50ml Tris-Mops 电泳缓冲液 (20×), 加入 950ml 去离子水定容至 1L, 充分混匀。

稀释成 1X 工作液 Tris-Mops 电泳缓冲液, 直接使用无需调整 pH。

### ➤保存条件:

室温 (RT) 运输, 2-8 度保存, 有效期 12 个月。

### ➤使用注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

For Laboratory Research Use Only