

# 产品说明书

品名：Y-Tec 抗体剥离膜再生液

英文名：Y-Tec Western Blot Stripping Buffer

货号：PYT013-100/PYT013-500

规格：100mL/500mL

## ➤产品特点：

- 高效去除 PVDF 或 NC 膜上的一抗与二抗，10min 获得新膜
- 只剥离抗体，膜上蛋白几乎不剥离
- 不含  $\beta$ -巯基乙醇，无异味，更安全

## ➤操作步骤：

- 1、剥离：将曝光完成的免疫印迹膜，浸泡入适量的抗体剥离液中（以剥离液完全浸没印迹膜为基准），放置在摇床上室温孵育 10min；
- 2、清洗 1：取出剥离好的印迹膜，利用洗涤液（1XTBST 或 1XPBST）洗涤 5-10min，重复 3 次；
- 3、检测剥离效果：将步骤 2 得到的膜直接进行曝光显色检测，若信号仍存在，则重复步骤 1-2 次，确保转印膜无信号出现；
- 4、清洗 2：取出步骤 3 得到的印迹膜，利用洗涤液（1XTBST 或 1XPBST）洗涤 5-10min，重复 3 次；
- 5、按照实验步骤重新进行封闭，进行新一轮的 Western Blot 免疫印迹实验。

## ➤储存运输：

保存：4℃，运输：4℃或 RT，有效期：12 个月

## ➤注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品仅供科研，请勿用于医药、临床诊断或治疗、食品及化妆品等用途。